

MGIEasy血液基因组DNA提取预装试剂盒 (MGISP-960)



提取效率高



适用于冻存血样本




主要试剂预装至深孔板，
操作简单，省时省力；

本试剂盒采用超顺磁性的纳米磁珠技术，适用于新鲜血液、冻存血液、白膜层和唾液样本的基因组DNA提取，完美适配MGISP-SP960自动化样本制备系统，提取产物可应用于荧光定量PCR，Array和高通量测序。



产品性能

- 样本：新鲜血液
- 试剂盒：MGI vs 竞品P
- 自动化平台：MGISP-SP960 vs 竞品P的平台
- 提取产物用Qubit定量，结果显示MGI的提取产率明显优于竞品P

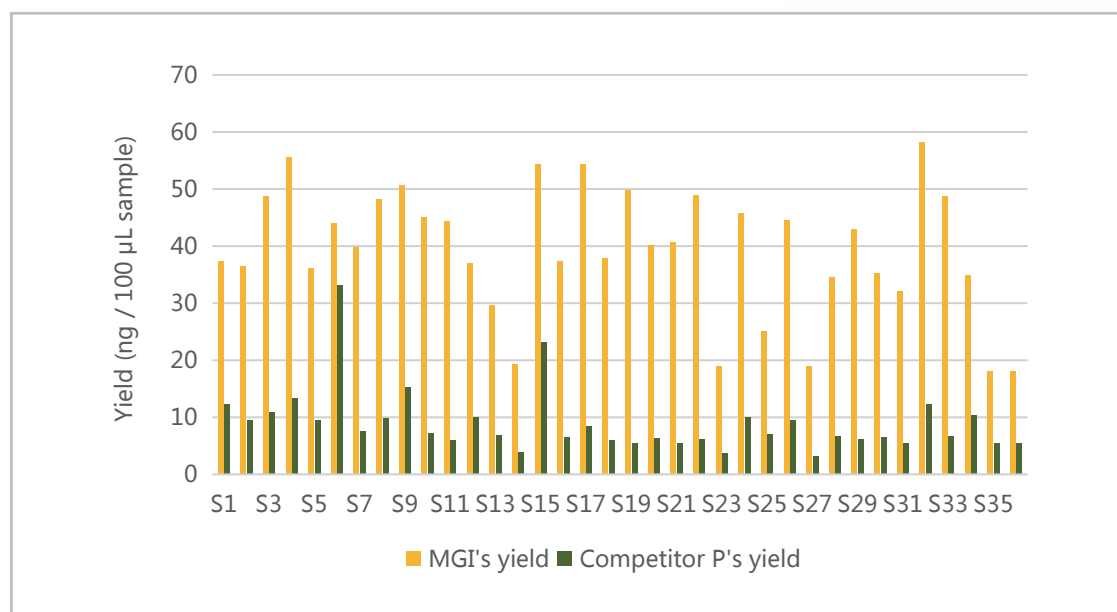

- 样本：冻存血

试剂盒：MGI

自动化平台：MGISP-SP960

提取产物用Qubit定量，结果显示提取产物平均浓度为71 ng/μL,平均产量7.1μg，可完全满足下游应用的需求

样本	产物浓度 (ng/ul)	A260/230
S1	171.99	2.294
S2	16.34	2.542
S3	26.49	2.46
S4	102.52	2.292
S5	20.21	1.721
S6	44.19	2.335
S7	18.16	2.139
S8	90.21	2.174
S9	30.56	2.211
S10	55.83	2.232
S11	34.28	2.097
S12	54.48	2.118
S13	56.35	2.162

样本	产物浓度 (ng/ul)	A260/230
S14	32.40	1.921
S15	29.11	1.922
S16	26.50	1.807
S17	112.16	2.041
S18	121.41	2.088
S19	97.72	2.144
S20	90.61	2.065
S21	92.23	2.168
S22	97.49	2.042
S23	102.71	2.12
S24	98.65	2.048
S25	152.10	2.117
S26	74.84	2.11

产品信息

名称	MGIEasy 血液基因组DNA提取预装试剂盒 (MGISP-960)
资质	RUO
规格	96人份
存储条件	盒1: 常温 盒2: 2~8°C
适用样本	新鲜血液, 冻存血液, 白膜层, 唾液
推荐样本投入量	白膜层: 100μL 新鲜血液、冻存血: 140μL 唾液保存液: 300μL
洗脱体积	100 μL
提取周期	110分钟

订购信息

货号	名称
1000027848	MGIEasy 血液基因组DNA提取预装试剂盒 (MGISP-960)

